



Mess- & Analysensysteme Golombek GmbH

Füllstand der Badflüssigkeit:

Zur Orientierung sollte der Füllstand des Silikonöls bei Raumtemperatur ca. 5 mm unter den Löchern im Badeinsatz liegen.

Durch die Wärmeausdehnung des Öls ergibt das bei 140°C eine Pegelhöhe die sich zwischen der Hälfte und der Oberkante der Löcher befinden muss. Eine genaue Anpassung des Pegels, kann im aufgeheizten Zustand erfolgen.



Pegel zum
Befüllen bei
Raumtemperatur.



Mindest Pegel bei
aufgeheiztem Gerät



Maximaler Pegel bei
aufgeheiztem Gerät